

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17631 от 16 мая 2024 г.

Срок действия до 20 февраля 2029 г.

Наименование типа средств измерений:  
**рН-метры-иономеры «ЭКОТЕСТ-120»**

Производитель:  
**ООО НПП «ЭКОНИКС», г. Москва, Российская Федерация**

Документ на поверку:  
**КДЦТ 414318.004 МП «рН-метры-иономеры «ЭКОТЕСТ-120». Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.05.2024 № 52  
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 16 мая 2024 г. № 17631

Наименование типа средств измерений и их обозначение:  
рН-метры-ионометры «ЭКОТЕСТ-120»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерений; дискретность показаний; диапазон рабочих температур при измерении рХ (рН) в режиме автоматической термокомпенсации; пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении э.д.с.; пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении температуры; пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении рХ (в комплекте с электродами «ЭКОМ»/с электродами других производителей); пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении рХ в рабочем диапазоне температур анализируемой среды в режиме термокомпенсации, значения приведены в таблице из раздела «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: время установления стабильных показаний при измерении э.д.с.; масса; габаритные размеры; условия эксплуатации, значения приведены в таблице из раздела «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с разделом «Комплектность средства измерений» Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по КДЦТ 414318.004 МП «рН-метры-иономеры «ЭКОТЕСТ-120». Методика поверки», утвержденной в 2003 г.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей из раздела «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: отсутствует.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 17659-03, на 5 листах.

Директор БелГИМ

А.В. Казачок

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### рН-метры – иономеры «ЭКОТЕСТ-120»

#### Назначение средства измерений

рН-метры – иономеры «ЭКОТЕСТ-120» (далее – иономеры) предназначены для измерения показателей активности (рН, рХ) и массовой или молярной концентрации (С) ионов, окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры (Т) в анализируемой среде. Иономеры предназначены также для использования в качестве высокоомного вольтметра при измерении химического потребления кислорода (ХПК), при потенциометрическом титровании и других потенциометрических измерениях по соответствующим методикам выполнения измерений (МВИ).

#### Описание средства измерений

Иономеры относятся к переносным автоматизированным потенциометрическим анализаторам жидкости по ГОСТ 27987.

Иономеры состоят из вторичного измерительного преобразователя (в дальнейшем - ИП) и первичных преобразователей: измерительного (ионоселективного или Еh-) электрода (в дальнейшем - ИЭ), электрода сравнения (в дальнейшем - ЭСр) и температурного датчика.

ИП выполнен на микропроцессоре с автономным питанием и индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом дисплее.

Принцип работы основан на измерении разности потенциалов (э.д.с.) между ИЭ и ЭСр с последующим автоматическим вычислением параметров анализируемого раствора.

Память иономеров содержит константы для 29 ионов (название, молярную массу и заряд):  $H^+$ ;  $Cl^-$ ;  $Br^-$ ;  $J^-$ ;  $Na^+$ ;  $K^+$ ;  $NH_4^+$ ;  $NO_3^-$ ;  $Ag^+$ ;  $S^{2-}$ ;  $Cu^{2+}$ ;  $Cd^{2+}$ ;  $Pb^{2+}$ ;  $Hg^{2+}$ ;  $Ca^{2+}$ ;  $Ba^{2+}$ ;  $CO_3^{2-}$ ;  $ClO_4^-$ ;  $ReO_4^-$ ;  $F^-$ ;  $AuCl_4^-$ ;  $Zn^{2+}$ ;  $Fe^{3+}$ ;  $Ca^{2+} + Mg^{2+}$  (жесткость);  $HPO_4^{2-}$ ;  $NO_2^-$ ;  $CN^-$ ;  $CNS^-$ ;  $CrO_4^{2-}$ ; последние результаты градуировки по каждому виду ионов, а также три резервные ячейки памяти для ввода аналогичных констант для других ионов по выбору пользователя.

Применение внешнего коммутатора каналов позволяет использовать иономеры в качестве многоканального измерительного средства.

Иономеры имеют систему автоматической термокомпенсации и интерфейс для подключения персонального компьютера.

Фотография внешнего вида иономеров представлена на рисунке 1.

Анализируемой средой может быть питьевая, природная, очищенная сточная и другие типы вод или водные растворы, экстракты, вытяжки, фильтраты и т.д., получаемые из различных материалов, реактивов и продуктов.

Основная область применения иономеров: химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органов контроля, инспекции и надзора.

Иономеры используются в промышленных, лабораторных и полевых условиях.



Рисунок 1 – Внешний вид рН-метра – иономера «ЭКОТЕСТ-120»

### Программное обеспечение

Иономеры оснащены встроенным программным обеспечением, позволяющим проводить контроль процесса измерений, осуществлять сбор экспериментальных данных, обрабатывать и сохранять полученные результаты измерений.

Идентификационные данные программного обеспечения представлены в таблице ниже.  
Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер программного обеспечения)	Цифровой идентификатор (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Экотест-120 (8 каналов)	E120nk8r	V1.3C21.12.2001	754d4fec45a3c65c65c533b7b9358b95	MD5
Экотест-120 (24 канала)	E120nk24n	V1.3C23.02.2001	5acc7568252afb e6cba7a9f2abf99456	MD5
Экотест-120 (ХПК)	HPK_RUS	V1.0K04.05.2000	37fd471c434627ea0bb09c4d3d5d1c7b	MD5

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик иономеров.

Иономеры имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

### Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристик	измерительный преобразователь (ИП)	иономер*
1 Диапазон измерений: - рХ; - рН; - молярная концентрация (С <sub>т</sub> ), моль/л; - массовая концентрация (С), мг/дм <sup>3</sup> - э.д.с., мВ (в режиме работы рН-метр иономер); - окислительно-восстановительный потенциал (Еh), э.д.с., мВ (в режиме работы вольтметр); - температура, °С (в режиме работы термометр)	от минус 20 до 20 от минус 20 до 20 от 10 <sup>-7</sup> до 10 от 0,001 до 10000 от минус 4000 до 4000 от минус 4000 до 4000 от минус 5 до 150	от 0 до 7 от минус 1 до 14 от 10 <sup>-7</sup> до 10 от 0,001 до 10000 от минус 4000 до 4000 от минус 4000 до 4000 от 5 до 80
2 Дискретность показаний: - рХ; - рН; - молярная концентрация (С <sub>т</sub> ), моль/л; - массовая концентрация (С), мг/дм <sup>3</sup> - Э.Д.С., мВ (в режиме работы рН-метр иономер); - окислительно-восстановительный потенциал (Еh), э.д.с., мВ (в режиме работы вольтметр); - температура, °С (в режиме работы термометр)		0,001 0,001 10 <sup>-7</sup> 0,001 0,1 0,01 0,01
3 Диапазон рабочих температур при измерении рХ (рН) в режиме автоматической термокомпенсации, °С		от 5 до 60
4 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении э.д.с., мВ, не более	±0,2	
5 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении температуры, °С, не более	±0,3	±0,5
6 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении рХ, рХ, не более (в комплекте с электродами «ЭКОМ»/с электродами других производителей)	±0,005	±0,03/ ±0,05*
7 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности при измерении рХ в рабочем диапазоне температур анализируемой среды в режиме термокомпенсации, рХ, не более	±0,005	
8 Время установления стабильных показаний при измерении э.д.с., с, не более		10

9 Масса, кг, не более: - измерительного преобразователя - коммутатора КМ-8 - штатива ШЛ-4 - электродов и термодатчика	0,5 0,3 0,5 в соответствии с паспортом
10 Габаритные размеры, мм, не более: - измерительного преобразователя - коммутатора КМ-8 - штатива ШЛ-4 - электродов и термодатчика	200×105×60 120×180×60 150×120×350 в соответствии с паспортом
11 Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа ( мм рт.ст.) - температура анализируемой среды, °С - напряжение автономного питания, В - сопротивление цепи измерительного электрода, МОм, не более - сопротивление цепи вспомогательного электрода, кОм, не более	от 5 до 40 90 от 84 до 106,7 (от 630 до 800) от 5 до 80 от 4 до 6,5 1000 20
Примечания: * В комплекте с первичными преобразователями	

### Знак утверждения типа

наносится на корпус иономера и титульный лист руководства по эксплуатации.

### Комплектность средства измерений

1. Вторичный измерительный преобразователь «Экотест-120».
2. Коммутатор КМ-8 в комплекте с блоком питания БПС 5-0,5 и двумя соединительными кабелями для подключения к ИП.
3. Соединительный кабель для подключения к компьютеру.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Методика поверки.
6. CD-диск с программой.
7. Электрод «ЭКОМ-рН» \*.
8. Электрод ЭВЛ-1МЗ \*.
9. Температурный датчик Pt-1000 \*.
10. Электроды ионоселективные типа «ЭКОМ» \*.
11. Паспорта на ионоселективные электроды \*.
12. Блок питания БПС 5-0,5\*
13. Штатив ШЛ-4 \*.
14. Стакан лабораторный вместимостью 100 см<sup>3</sup> \*.
15. Колба с 5-ю горловинами со шлифами из термостойкого стекла для определения ХПК \*.
16. Нагревательный элемент \*.
17. Обратный холодильник \*.
18. Нагревательный блок \*.
19. Методики выполнения измерений массовой концентрации ионов с помощью ионоселективных электродов «ЭКОМ»\*.
20. Методика выполнения измерений ХПК \*.

Примечание: \* Комплектация осуществляется по требованию заказчика в соответствии со спецификацией предприятия-изготовителя.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений представлена в руководстве по эксплуатации.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рН-метрам – иономерам «ЭКОТЕСТ-120»

ГОСТ 8.120-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений рН»;

ГОСТ 27987-88 «Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия»;

ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические требования»;

Технические условия ТУ 4215-004-41541647-2003 «рН-метры - иомеры «ЭКОТЕСТ-120».

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКОНИКС» (ООО НПП «ЭКОНИКС»)

Адрес места осуществления деятельности: 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, д. 4, стр. 1, помещ. 332-332В

Тел/факс: (495) 730-51-26, (495) 958-28-30, (495) 952-65-84.

E-mail: econix@econix.com; Internet: http://www.econix.com.

### Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

www.rostest.ru, info@rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30010-10.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

М.п

«05» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР ООО НПП «ЭКОНИКС»  
КРАСНЫЙ Д. В.  
20.02.24