

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18525 от 10 марта 2025 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

Анализатор молока MilkoScan FT2 № 91830053

Производитель:

«Foss Analytical A/S», Дания

Выдан:

ОАО «Пружанский молочный комбинат», г. Пружаны, Брестская обл., Республика Беларусь

Документ на поверку:


МП. БР 177-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализатор молока MilkoScan FT2. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10.03.2025 № 30

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя

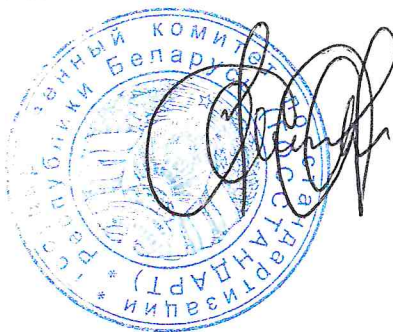

И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 10 марта 20 25 г. № 18525

Наименование типа средств измерений и их обозначение:

Анализатор молока MilkoScan FT2 № 91830053.

Назначение и область применения:

Анализатор молока MilkoScan FT2 № 91830053 (далее – анализатор) предназначен для измерения массовой доли сухих веществ в молоке.

Область применения – измерения при определении показателей молока в пищевой промышленности.

Описание:

Принцип действия анализатора основан на измерении интенсивности поглощения инфракрасного излучения, прошедшего через кювету с исследуемым образцом молока. Анализатор построен на основе инфракрасного Фурье спектрометра. В состав анализатора входят: источник инфракрасного излучения, инфракрасный Фурье спектрометр, система гомогенизации проб молока, система автоматической подачи образцов, блок электроники, управляющий компьютер.

Анализатор имеет встроенное программное обеспечение (ПО). ПО используется для управления внутренними рабочими процессами анализатора, обработки, хранения, индикации и передачи результатов измерений.

ПО идентифицируется путем вывода номера версии на экран монитора, имеет программные средства защиты от стороннего вмешательства.

Фотографии общего вида анализатора представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средства измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массовой доли сухих веществ, %	от 2 до 20
Допускаемое значение абсолютной погрешности измерений массовой доли сухих веществ, %	$\pm 0,3$
Допускаемое значение относительного среднего квадратического отклонения результатов измерений массовой доли сухих веществ, %	0,5

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Значение
Масса*, кг	99
Габаритные размеры (Ш×Г×В)*, мм	880×473×540
Диапазон напряжения питающей сети переменного тока*, В	от 100 до 240
Диапазон частоты питающей сети*, Гц	от 50 до 60
Потребляемая мощность*, В·А, не более	750
Условия эксплуатации*: диапазон температуры окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	от 5 до 40 80
* Согласно руководству пользователя, при проведении метрологической экспертизы характеристика не подтверждалась	

Комплектность: представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Анализатор молока MilkoScan FT2 № 91830053	1 шт.
Руководство пользователя	1 экз.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на титульном листе руководства пользователя.

Поверка осуществляется по МП. БР 177-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализатор молока MilkoScan FT2. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Техническое задание;

Руководство пользователя «Анализатор молока MilkoScan FT2» фирмы «Foss Analytical A/S», Дания;

методику поверки: МП. БР 177-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализатор молока MilkoScan FT2. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и тип средств поверки
СО 3990-2024 Комплект стандартных образцов состава молока (КП1-КП5), предел допускаемых значений расширенной неопределенности массовой доли сухого вещества 0,15 % при $k = 2$, $P = 95 \%$
Прибор измерительный ПИ-002/1, от 5 % до 98 %, $\Delta = \pm 3 \%$; от 5 °C до 40 °C, $\Delta = \pm 0,5 \text{ °C}$
Термометр лабораторный ТЛ-4, от 0 °C до 55 °C, $\Delta = \pm 0,3 \text{ °C}$
Термостат циркуляционный Julabo ED-5MB, от 20 °C до 100 °C, $\Delta = \pm 0,03 \text{ °C}$
Примечание - Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение необходимых характеристик анализатора с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 5.

Таблица 5

Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО (идентификационный номер), не ниже
Foss Integrator	2.0.5

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: Анализатор молока MilkoScan FT2 № 91830053 соответствует требованиям соответствующим требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, технического задания, руководства пользователя фирмы «Foss Analytical A/S», Дания.

Производитель средства измерений

фирма «Foss Analytical A/S»,

адрес: Slangerupgade 69, DK 3400, Hillerød Denmark, Дания

телефон: +45 7010 3370, e-mail info@foss.dk.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений:

Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП «Брестский ЦСМС»)


Республика Беларусь, 224001, г. Брест, ул. Кижеватова, 10/1

телефон: +375 162 58 08 70, факс: +375 162 58 08 71,

e-mail: csm@csmbrst.by.

Приложение: 1. Фотографии общего вида средства измерений и маркировки на 1 листе.
2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор РУП «Брестский ЦСМС»

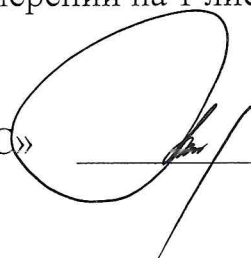

А.А. Прокопук

Приложение 1
(обязательное)

Фотографии общего вида средства измерений и маркировки

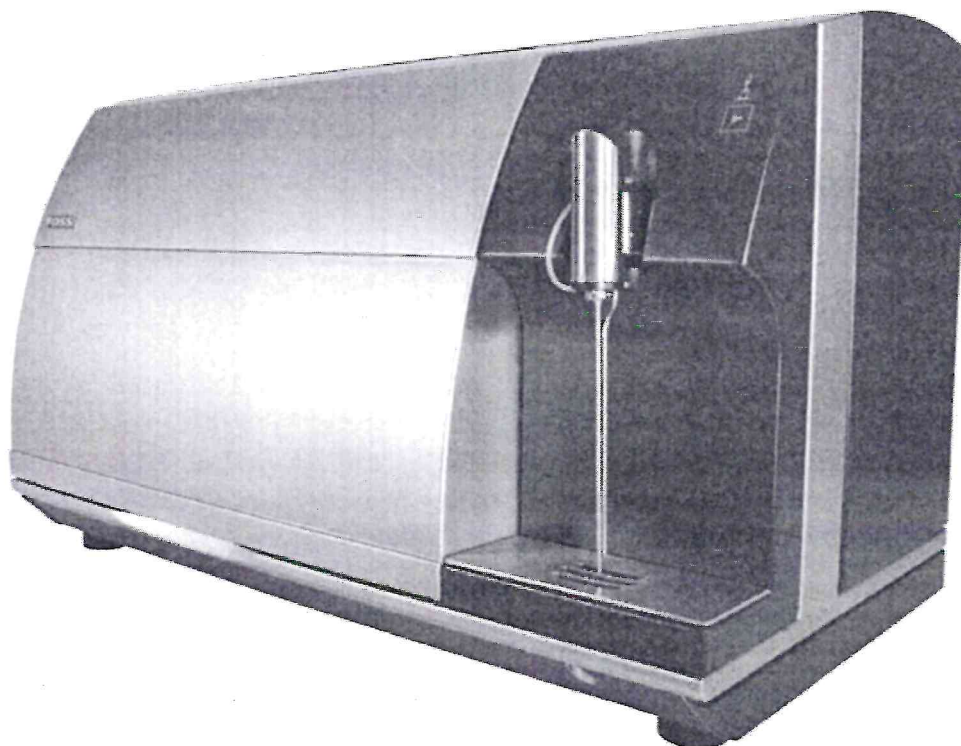


Рисунок 1.1 – Фотография общего вида анализатора молока
MilkoScan FT2 № 91830053

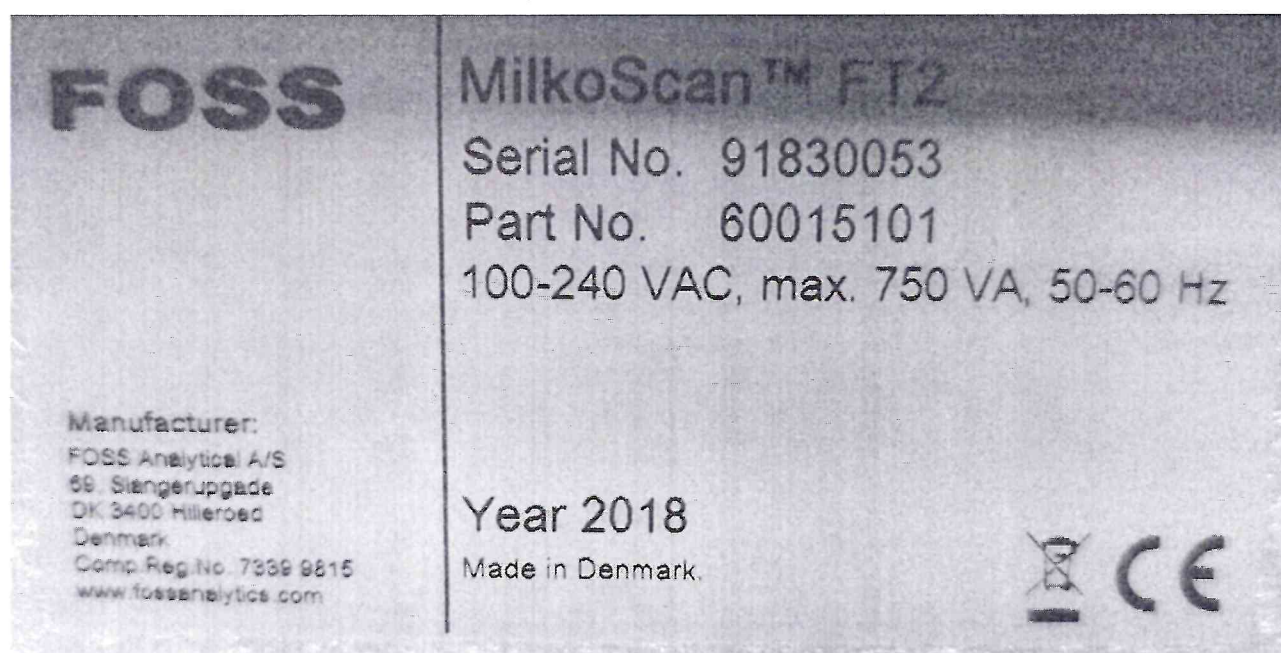


Рисунок 1.2 – Фотография маркировки анализатора молока
MilkoScan FT2 № 91830053

Приложение 2
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения
знака поверки средств измерений

Место для нанесения знака поверки

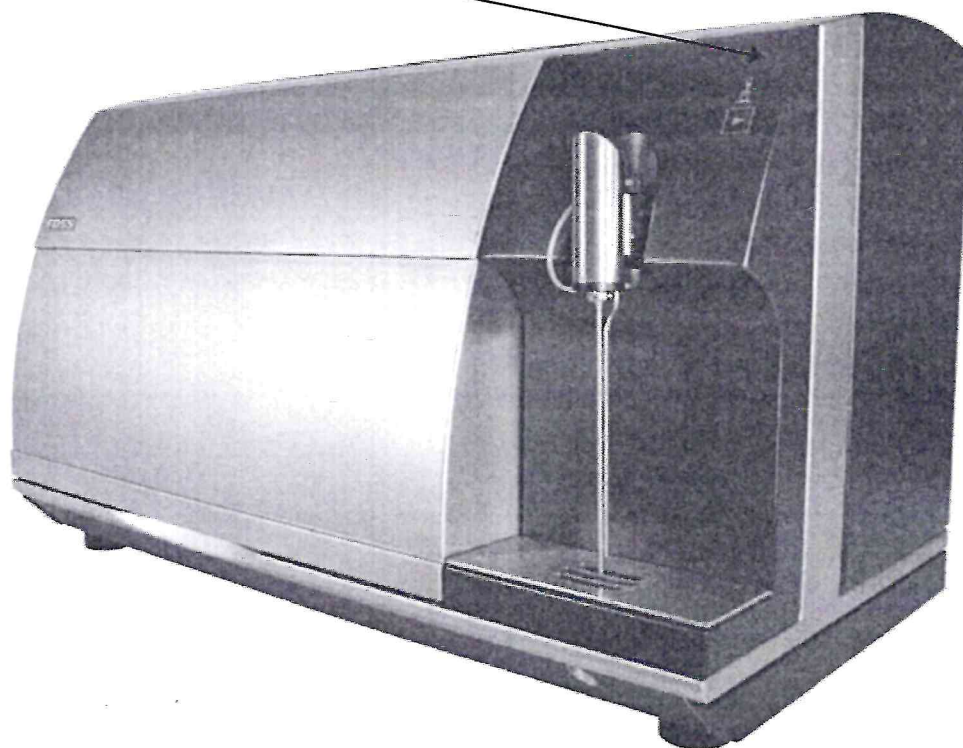


Рисунок 2 – Схема с указанием места для нанесения
знака поверки на анализатор молока
MilkoScan FT2 № 91830053